

コード No. 23010

リンホセパール I (滅菌済)
ヒトリンパ球比重分離液


容量 : 30 mL, 100 mL, 500 mL

特徴 : リンホセパール I はヒト血液よりリンパ球を効率よく分離採取することが出来ます。小動物用にはリンホセパール II (比重 1.090)をお勧めします。

組成 : Ficoll - Conray 溶液

比重 : 1.077±0.001

- 使用方法 :
1. ヘパリン採血した血液を PBS など で 2 倍に希釈します。
 2. 遠心管に分注したリンホセパール I, 3 mL の上に、1 で希釈した血液 2~3 mL を静かに重層します。
 3. 室温にて 1800 rpm (400×g), 30 分間遠心します。
 4. リンパ球層を別の遠心管にとり、PBS など で 3 回洗浄してから使用します。

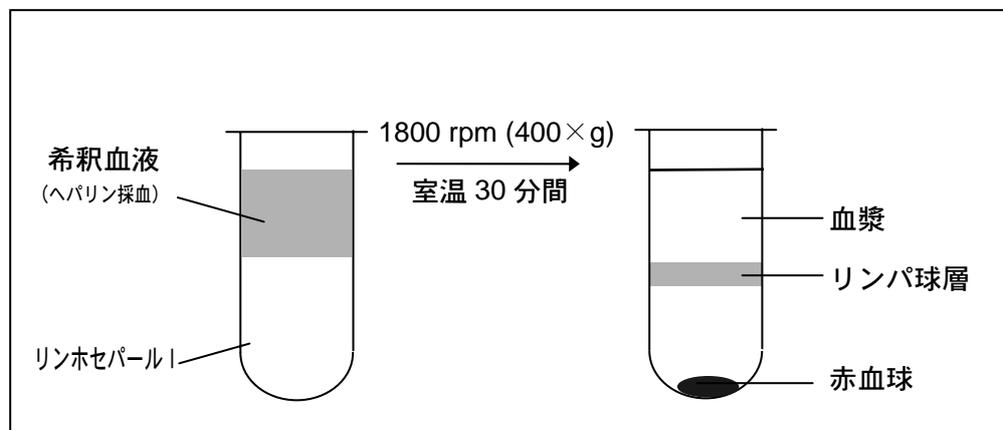

保存方法 : 直射日光を避けて室温または 2~8 °C に保存

使用期限 : 製造後、2 年間