

コード No. 23305

Silica Suspension

シリカ懸濁液 (滅菌済)

容量 : 10 mL

-
- 特徴** : ヒト血液より純粋なリンパ球を取り出すための試薬です。ヘパリンを添加して採取した血液に、本製品を加えることにより単球、マクロファージを除くことができます。シリカ粒子を貪食した単球、マクロファージは比重が重くなり、リンパ球比重分離液を使用することにより容易に純粋なリンパ球を採取することができます。
- 使用方法** : ヘパリン添加採取した血液に本製品を血液量の 1/10 量加え、37℃で 1 時間インキュベーションします。その間サンプルを 4 ～ 5 回良く転倒混和します。インキュベーション終了後、血液を希釈せずに全血のまま比重分離法で分離します。シリカを貪食した単球、マクロファージは底部に沈みリンパ球層から除かれます。
- 注意事項** : 1. 本製品は沈殿し易いので良く振ってからご使用下さい。
2. 血液はすべての操作を希釈せずに行ってください。
- 保存方法** : 直射日光を避けて室温に保存
- 使用期限** : 製品に記載