

コード No. 23905

**HLB Solution** 溶血用緩衝液

容量 : 20 mL

組成 : 塩化アンモニウムを含むトリス塩酸緩衝液

用途 : 赤血球の溶血

使用方法 : 赤血球の混在している細胞浮遊液を遠心し、その沈殿にHLB Solution を加え(約 $1 \times 10^9$  個の赤血球に対して1 mL)軽く混和し、室温静置する。  
溶血が肉眼で確認できたら直ちに洗浄液(リン酸緩衝液または培養液)をHLB Solution の10 倍量加え混和する。遠心分離(1,200 回転10 分間)後上清を除去し細胞を洗浄する。同様の洗浄操作を2 ~ 3 回繰り返す。

滅菌方法 : 高圧蒸気滅菌

保存方法 : 室温保存

使用期限 : 製品に記載