

Human Napsin A Assay Kit - IBL

96 Well

1. はじめに

Napsin A (NAPSA) はペプチダーゼA1ファミリーに属する、ペプシン様アスパラギン酸プロテイナーゼで、肺サーファクタントの成熟過程に関与しています。Napsin Aは分子量およそ38kDaの単鎖のタンパク質として発現しています。免疫組織化学による検索で、Napsin A が肺や腎臓に高発現し、脾臓での発現は少ないことが分かりました。またNapsin A はII型肺細胞および肺腺がんが発現しており、肺腺がんでの特異的発現が原発性の肺腺がんを他のがんと区別する上で有用とされています。

本ELISAキットはHuman Napsin A を定量できるキットです。

2. 原理および測定方法

本製品は、サンドイッチ法による EIA (Enzyme Immuno Assay)キットです。1次抗体は、プレートに固相されていますので、検体および標準物質を加え、1次反応をおこない洗浄後 HRP 標識された 2次抗体を加え 2次反応をおこないます。反応後、過剰の 2次抗体を洗浄除去します。Tetra Methyl Benzidine (TMB) により発色させます。この呈色は、Human Napsin A の量に比例します。

3. 測定範囲

3.91 ~ 250 ng/mL

4. 使用目的

血清、尿および培養上清中の Human Napsin A を測定できます。

5. 構成試薬

1	抗体プレート (抗 Human Napsin A (61A2) Mouse IgG MoAb A.P. 固相) 96Well x 1
2	標識抗体濃縮液 (30倍濃度 HRP 標識抗 Human Napsin A (TMU-Ad02) Mouse IgG MoAb Fab' A.P.) 0.4mL x 1
3	標準物質 (Recombinant Human Napsin A) 0.5mL x 2
4	希釈用緩衝液 30mL x 1
5	標識抗体用溶解液* 12mL x 1
6	TMB 基質液 15mL x 1
7	停止液* 12mL x 1
8	濃縮洗浄液* 50mL x 1

6. 用法および用量 (操作方法)

(1) 必要な器具・器材

プレートリーダー (測定波長: 450nm)	マイクロピペットおよびチップ
希釈用テストチューブ	メスシリンダーおよびビーカー
精製水	グラフ用紙 (両対数)
ペーパータオル	洗浄ピン
冷蔵庫 (4°C として)	採取用容器 (清潔な試験管など)

(2) 準備

濃縮洗浄液の希釈方法

濃縮洗浄液は、40倍濃度です。使用前に常温に戻し十分に転倒混和します。濃縮洗浄液 50mL に対して精製水を 1,950mL 加え混和します。これを洗浄液とします。冷蔵保存し 2週間以内に使用してください。

標識抗体濃縮液の希釈方法

標識抗体濃縮液は 30倍濃度です。別に用意した採取用容器にて、必要量に応じて標識抗体濃縮液を標識抗体用溶解液で 30倍希釈してください。これを標識抗体とします。

希釈例)

1スリット (8ウェル) 使用する場合は=800μL 必要(最低量) (標識抗体濃縮液を 30μL とし、標識抗体用溶解液 870μL を加え良く混和し、100μL ずつ使用します。)

この操作は、標識抗体添加の直前におこなってください。


標識抗体濃縮液の残りは、蓋をしっかりと閉め冷蔵にて保存してください。有効期限内に再度使用できます。

標準物質の希釈方法

標準物質バイアル瓶に精製水を 0.5 mL 加えて完全に溶解します。この時標準物質濃度は 500 ng/mL となります。

希釈用テストチューブを 8本用意し希釈用緩衝液を 230 μL ずつ量り取り、各々のテストチューブに 250 ng/mL, 125 ng/mL, 62.5 ng/mL, 31.25 ng/mL, 15.63 ng/mL, 7.81 ng/mL, 3.91 ng/mL, 0 ng/mL の表示をします。

250 ng/mL の希釈用テストチューブに 500 ng/mL の標準物質溶液を 230 μL 加え混和しその溶液 230 μL を 125 ng/mL の希釈用テストチューブに加え混和します。順次 2倍連続希釈をおこない 250 ng/mL ~ 3.91 ng/mL までの 7点を希釈標準品とし、0 ng/mL を検体ブランクとします。(図(1) 参照)

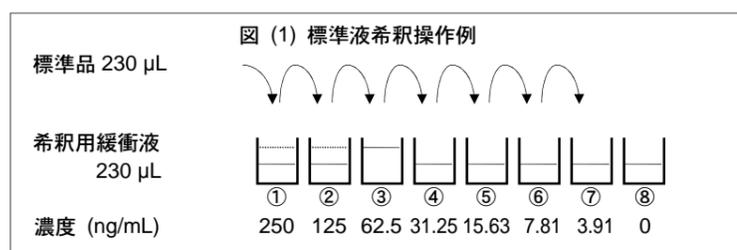

検体の希釈方法

検体は希釈用緩衝液で適宜希釈し測定してください。

血清検体は添付の希釈用緩衝液で 2倍以上に希釈してから測定してください。

(3) 測定操作方法

試薬は使用前に常温に戻し、数回静かに転倒混和し変化のない事を確かめてください。

検体の測定と同時に希釈標準品を測定し検量線を設定してください。

- 1 ブランクの添加 (以降図 (2) 参照)
試薬ブランクを設定し希釈用緩衝液を 100 μL 入れます。
- 2 検体、希釈標準品の添加
検体 100 μL および希釈標準品各 100 μL ならびに検体ブランク 100 μL を入れます。
- 3 プレートカバーをして 4°C overnight 反応
- 4 ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。*
- 5 標識抗体の添加
検体、標準、検体ブランクに標識抗体を各々 100 μL 添加します。
- 6 プレートカバーをして 4°C 30分間反応
- 7 ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。*
- 8 TMB 基質液の添加
あらかじめ必要量を採取用容器にとり、そこからすべてのウェルに TMB 基質液を 100 μL 添加します。TMB 基質液添加後、反応液は徐々に青色に変わります。この時の反応は遮光してください。また、採取用容器に残った TMB 基質液は、コンタミの原因になりますので元に戻さないでください。
- 9 遮光をして常温 30分間反応
- 10 停止液の添加
すべてのウェルに停止液を 100 μL 添加します。プレートの側面を軽くたたいて混和します。反応液は青色から黄色に変化します。
- 11 吸光度測定
プレート底面のよごれや水滴を拭き取り液面に気泡がないことを確認した後、30分以内に試薬ブランクを対照として検体および標準ならびに検体ブランクの波長 450nm における吸光度を測定してください。

図 (2) 測定操作一覧

試料	検体	標準	検体ブランク	試薬ブランク
	検体	希釈標準品	希釈用緩衝液	希釈用緩衝液
	100 μL	100 μL	100 μL	100 μL
プレートカバーをして 4°C overnight 反応				
4回 (洗浄液 350 μL 以上)*				
標識抗体	100 μL	100 μL	100 μL	-
プレートカバーをして 4°C 30分間反応				
5回 (洗浄液 350 μL 以上)*				
TMB 基質液	100 μL	100 μL	100 μL	100 μL
遮光常温 30分間反応				
停止液	100 μL	100 μL	100 μL	100 μL
プレートをたたいて反応液を混和し、30分以内に試薬ブランクを対照として 450 nm における検体、標準、検体ブランクの吸光度を測定				

7. 操作上の注意事項

- 1 検体は、採取後速やかに測定してください。保存する場合は、凍結保存とし、検体の凍結融解を繰り返さないでください。また、融解は低温でおこない測定前に十分混和してください。
- 2 検体は必要に応じて希釈用緩衝液にて希釈してください。
- 3 検体や標準物質は、二重測定をおすすめします。
- 4 検体は、中性域のものを使用してください。また、有機溶媒等の混入も反応に障害がありますので注意してください。
- 5 抗体プレートの洗浄は必ず付属の洗浄液を使用してください。不十分な洗浄は、測定誤差の原因となりますので正確におこなってください。
- 6 洗浄液は、プレートとペーパータオルの上でたたいて完全に除去してください。ペーパータオルをウェルの中に入れる事はしないでください。
- 7 TMB 基質液は、光に対して敏感です。遮光保存してください。金属との接触も避けてください。
- 8 吸光度測定は、停止液添加後 30分間以内におこなってください。


8. 測定結果の算出方法

対数グラフの縦軸に吸光度を、横軸に検体濃度を取り各標準物質濃度の吸光度値から検体ブランクの吸光度値を引いた値を取り検量線を設定します。

試料検体の吸光度値から検体ブランクの吸光度値を引いた値を検量線に当てはめ、検体濃度を読みとります。

9. 測定値と検量線作成例

標準品濃度 (ng/mL)	吸光度 (450nm)
250	2.620
125	1.417
62.5	0.750
31.25	0.416
15.63	0.242
7.81	0.152
3.91	0.112
0 (検体ブランク)	0.075

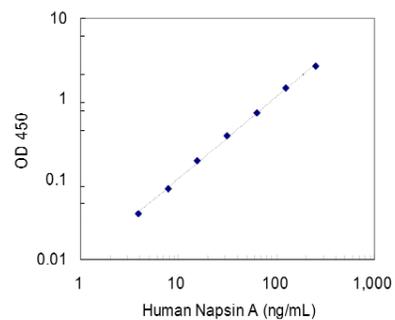

* 上記検量線は作成例です。測定に当たってはその都度検量線を作成してください。

10. キットの性能

(1) 添加回収試験

検体	理論値 (ng/mL)	測定値 (ng/mL)	%
培地 (10%FCS 添加 RPMI-1640) (x2)	250.00	250.70	100.3
	125.00	114.92	91.9
	62.50	57.36	91.8
	31.25	26.79	85.7
血清 (健常人) (x2)	141.11	98.02	69.5
	78.61	54.61	69.5
	47.36	34.09	72.0
	31.73	23.92	75.4
血清 (健常人) (x4)	131.52	99.78	75.9
	69.02	49.89	72.3
	37.77	26.75	70.8
	22.15	16.11	72.7
尿 (健常人) (x2)	134.79	93.61	69.4
	72.29	49.94	69.1
	41.04	28.86	70.3
	25.42	18.92	74.4
尿 (健常人) (x4)	129.93	100.17	77.1
	67.43	51.32	76.1
	36.18	27.15	75.0
	20.55	15.35	74.7

(2) 同時再現性

測定値 (ng/mL)	SD 値	CV 値 (%)	n
129.01	7.24	5.6	26
23.10	1.43	6.2	26
7.86	0.77	9.8	26

(3) 測定間再現性

測定値 (ng/mL)	SD 値	CV 値 (%)	n
122.19	7.36	6.0	3
23.78	1.08	4.5	3
8.37	1.41	16.9	3

(4) 感度

2.92 ng/mL

本キットの感度は、NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)の評価方法に従い求めました。(National Committee for Clinical Laboratory Standards Evaluation Protocols, SC1, (1989) Villanova, PA : NCCLS 参照)

11. 使用上または取り扱い上の注意

- 1 保存は、2~8°Cとしてください。使用前に全ての試薬は常温に戻してください。
- 2 標準物質は、凍結乾燥品です。開封は、十分注意しゆっくりとおこなってください。
- 3 停止液は強酸性 (1N 硫酸) です。衣服 皮膚等への接触および廃棄には十分注意してください。
- 4 使用後の抗体プレートや試薬は、多量の水で洗い流してから廃棄してください。
- 5 標識抗体濃縮液は、まれに析出を認める場合がありますが、性能に問題はありません。
- 6 構成試薬には動物血液成分を含む場合があります。取り扱いに注意し使用後は手洗いなどをおこなってください。
- 7 ロットが異なる製品の構成試薬や他のキットの構成試薬を混ぜたり、交換したりして使用することは避けてください。
- 8 期限切れの試薬は、使用しないでください。
- 9 本キットは、研究用試薬です。診断等に用いることはできません。

12. 保存方法および有効期限

2~8°C 保存

使用期限は外箱に記載

13. 包装単位および製品番号

96 Well
製品番号 27758

14. 参考文献

1. Hirano T, Auer G, Maeda M, Hagiwara Y, Okada S, Ohira T, Okuzawa K, Fujioka K, Franzén B, Hibi N, Seito T, Ebihara Y, Kato H. Human tissue distribution of TA02, which is homologous with a new type of aspartic proteinase, napsin A. Jpn J Cancer Res. 2000 Oct;91(10):1015-21.
2. Hirano T, Gong Y, Yoshida K, Kato Y, Yashima K, Maeda M, Nakagawa A, Fujioka K, Ohira T, Ikeda N, Ebihara Y, Auer G, Kato H. Usefulness of TA02 (napsin A) to distinguish primary lung adenocarcinoma from metastatic lung adenocarcinoma. Lung Cancer. 2003 Aug;41(2):155-62.
3. Dejmeek A, Naucleer P, Smedjebek A, Kato H, Maeda M, Yashima K, Maeda J, Hirano T. Napsin A (TA02) is a useful alternative to thyroid transcription factor-1 (TTF-1) for the identification of pulmonary adenocarcinoma cells in pleural effusions. Diagn Cytopathol. 2007 Aug;35(8):493-7.

15. 問合せ先

株式会社 免疫生物研究所

Version 2.

2016年9月更新*