



2021年6月11日

お客様 各位

Tau タンパク-IBL の洗浄方法について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は#50161 Tau タンパク-IBL の添付文書について最新 Lot 21D-004 から下記の通り改訂を行いましたのでご連絡致します。

【改訂後（洗浄方法について）】

96 ウエル同時洗浄タイプの機械洗浄以外の洗浄方法（8連マイクロピペットや洗瓶など）で行う場合、洗浄液を調製後、2～10℃に冷やしたものをご使用下さい。

今後のご愛顧の程、何卒 よろしくお願い申し上げます。

本件に関して、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

【お問合せ先】

株式会社 免疫生物研究所 抗体関連事業本部 営業部

〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1

TEL : 0274-50-8666 / FAX : 0274-23-6055 E-mail : do-ibl@ibl-japan.co.jp